



NANOTOUCH PRO

YER YÜZEY
DEZENFEKTANI

KULLANIM KILAVUZU

ANLIK DEĞİL
KALICI
DEZENFEKSİYON

Ürünü kullanmadan önce, kullanım ömrü boyunca en iyi verimi alabilmeniz için kullanım kılavuzunu okumanızı, kullanım süresince saklamanızı ve ürünü kullanım amacı doğrultusunda kullanmanızı önermekteyiz.

- Ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Güvenlik ile ilgili uyarılara uyun.
- Daha sonraki ihtiyacınız için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ürünle verilen diğer belgeleri de okuyun.

Kullanma kılavuzunda aşağıdaki semboller bulunmaktadır:



Can ve mal açısından tehlikeli durum

NANOTOUCH PRO YER YÜZEY DEZENFEKTANI NEDİR?

Nanotouch Pro, IVF laboratuvarlarında bulunan zemin, duvar, tavan, kapı, koltuk, lavabo gibi alt yapının tüm yüzeylerinde; mantar, spor, maya, bakteri, mycoplazma ve virüslerin (HIV ve Hepatit B dahil) gelişimini ve kontaminasyonunu engelleyen, uygulandığı yüzeylere bağlanarak dezenfeksiyonu kalıcı hale getiren yeni nesil dezenfektandır.

Nanotouch Pro;

- ✓ Toksik ve alerjik olmayan, ekolojik özellikte,
- ✓ Alüminyum, krom, nikel, çelik, polikarbon gibi birçok çalışma yüzeyi ile uyumlu,
- ✓ Kokusuz,
- ✓ Alkol içermeyen,
- ✓ VOC salınımı yapmayan,
- ✓ Klor, Aldehit ve Fenol içermeyen, oda sıcaklığında depolanabilen,
- ✓ Tahriş ve aşındırıcı özelliği olmayan yeni nesil dezenfektandır.

KULLANIM ALANLARI

IVF laboratuvarlarında kullanılan ve hijyenik olmasını isteyeceğiniz; seramik, ahşap, taş, cam, alüminyum, krom, nikel, çelik, polikarbon gibi birçok çalışma yüzeyleri ile silikon, plastik ve poliüretan gibi materyaller de dahil olmak üzere güvenle kullanabilirsiniz.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM PERİYODU

Günlük kullanıma uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ

Paspaslama

1. Paspaslama kovasına su (10L) alınır.
2. Suya en az bir şişe (200 ml veya isteğe bağlı olarak arttırılabilir) Nanotouch Pro eklenir.
3. İyice karışması sağlanır.
4. Zemindeki görünen kirler temizlenir.
5. Paspas sıvı içine daldırılarak en az 3 dakika beklenir ve sıvının iyice emilmesi sağlanır.
6. Kovadaki sıvı paspaslamayla tüm zemine yayılır.
7. Kurumaya bırakılır.

Spreyleme

1. Spreyleme cihazında Nanotouch Pro isteğe baęlı olarak en fazla 1/5 oranında sulandırılır. (800 ml suya 200 ml eklenir.)
2. Zemindeki ve yüzeydeki görünen kir varsa temizlenir.
3. Uygulama yapılacak tüm yüzeylere 45 cm mesafeden boşluk kalmayacak şekilde spreyleyin.
4. Kurumaya bırakılır.



DİKKAT!

Nanotouch Pro bu kılavuzda belirtilen prosedürden başka hiçbir şekilde kullanılmamalıdır, içilmemelidir.

AKTİF BİLEŞEN

Kullanıma hazır QAC-Si

RAF ÖMRÜ

Oda Sıcaklığında depolanması şartı ile en az 2 yıl Açılmış ambalaj 3 ay

AMBALAJ FORMU

200ml, 1L, 5L